

Meio SDM-79
Código: BR30079-05: 450 mL

Instruções de Uso

1. Descrição

O meio de cultura para insetos SDM-79 é um meio desenvolvido para promover o crescimento de formas pró-cíclicas de *Tripanosomas*. Este meio foi originalmente desenvolvido por Hirumi e cols. em 1989. Este meio contém os componentes necessários para suportar o crescimento de formas procíclicas de *T. brucei* entre outros.

2. Recomendação de uso

Adicionar 50 mL de SFB inativado antes de sua utilização.

Componentes	P/1000mL
MEM	7.0 g
Meio 199	2.0 g
MOPS	5.0 g
HEPES	8.0 g
Glicose	1.0 g
NaHCO ₃	2.0 g
Piruvato de Sodio	0.1 g
L-Alanina	0.2 g
L-Arginina	0.1 g
L-Glutamina	0.3 g
L-Metionina	0.07 g
L-Phenilalanina	0.08 g
L-Prolina	0.6 g
L-Serina	0.06 g
Taurina	0.18 g

L-Treonina	0.35 g
Adenosina	0.1 g
Guanosina	0.01 g
Glucosamina	0.05 g
Mem aa 50x	10 ml
Mem non essencial 100x	6 ml
Penicilina	0.059 g
Streptomicina	0.133 g
Acido Folico	0.004 g
PABA	0.002 g
Biotina	0.0002 g

3. A NOVA BIOTECNOLOGIA fornece garantia do produto **Meio SDM-79** por ela fornecida contra defeitos de produção pelo período de validade do produto, salvo especificações em contrário a constar da proposta.

- A garantia abrange defeitos de produção.

Exceções na garantia:

- Todos os produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, conservação ou armazenagem inadequada.
- Quando não for utilizado de acordo com sua finalidade de aplicação.

4. Informações do Fabricante

NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA

R. PASADENA, 235 - PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE

CEP: 06.715-864 - COTIA/SP - BRASIL

CNPJ: 24.096.423/0001-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. ELIZABETH CORTEZ HERRERA- CRBM 20.951/1

5. Atendimento ao Consumidor

Tel. +55 (11) 4243-2356

www.novabiotecnologia.com.br

e-mail: assessoria@novabiotecnologia.com.br